

结晶紫-柠檬酸染色液(0.1%)

货号： S0289

规格： 100ml

保存条件：

室温保存，有效期 6 个月。

简介：

结晶紫是一种可以和细胞核中的 DNA 结合的碱性染料，对细胞核染色。三苯甲烷染料和甲基紫是用于验证淀粉样物的第一个人工合成染料。甲基紫是四、五、六甲基副品红碱的混合物，淀粉样物的染色可能是由于甲基紫选择性地对某种有色成分具有亲和力，淀粉样物的反应还远远不是特异性的，因为缺乏同其他组织成分区分的显著的颜色变化。甲基紫染色切片采用水溶性封固剂封固是很必要的，因为局部的脱水作用会破坏红色的多染性。

结晶紫-柠檬酸染色液(0.1%)主要由结晶紫、柠檬酸等组成，是一种组织或细胞染色时常用的可以把细胞核染成深紫色的染色液。

本产品仅用于科研领域，不用于临床诊断。

使用说明：

样品处理

1. 石蜡切片：脱蜡至水
2. 冰冻切片：蒸馏水 2min。
3. 细胞爬片：用 4%多聚甲醛固定 10min 以上(或采用如下步骤：每 25cm² 加入 PBS/甲醇溶液 5ml，静置 2min，弃液；加入新鲜甲醇 5ml，静置 10min，弃液)。
4. 蒸馏水洗涤 2 分钟。更换新鲜的蒸馏水，再洗涤 2min。

染色

1. 结晶紫-柠檬酸染色液(0.1%)染色 10min(可以根据染色结果和要求调整时间)。
2. 用蒸馏水或自来水充分洗涤，可进行观察和拍照。

注意事项：

1. 结如果需要脱水、透明和封片处理，需自备二甲苯，中性树胶或其它封片剂。
2. 第一次使用本试剂时建议先取 1~2 个样品做预实验。
3. 结晶紫对人体轻微有害，请注意适当防护。
4. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。