

福尔马林色素清除液

Formalin Pigment Scavenger

货号： S0310

规格： 500ml

保存条件：

室温保存，有效期 12 个月。

简介：

福尔马林色素是产生于酸性福尔马林固定组织过程中的棕色或棕黑色的沉积物，多出现于血液丰富的组织、出血的损伤区域以及充满血的大血管，多表现为一种微晶沉积物，具有非单折射性。在组织切片染色前清除福尔马林色素非常必要。清除组织切片中福尔马林色素的方法很多，色素含量不同，清除时间也各异。该产品是一种新型的福尔马林色素清除液，在短时间内能很好地除去福尔马林色素。此法是先先将石蜡切片用蒸馏水充分洗涤后，浸于福尔马林色素清除液中 30 分钟，然后用流水仔细冲洗，再进一步用蒸馏水洗涤后进行必要的染色。

本产品仅用于科研领域，不用于临床诊断。

使用说明：

1. 切片入 70%乙醇。
2. 入福尔马林色素清除液处理 5 ~ 15min(见注意事项 1)。
3. 蒸馏水冲洗干净，进行下游染色。

注意事项：

1. 应根据福尔马林色素的量，调整去除时间。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。